

Hygieneoberflächentest

Hersteller Hygiene, Hrst.Nr. GL100 (4 x 25 Tests)
Medogen-Bestell-Nr.12.104.1000 (4 x 25 Tests)

Beschreibung/Anwendung:

SpotCheck Plus ist ein einfach zu verwendender Hygieneoberflächentest ohne Instrumenteneinsatz, mit dem die Sauberkeit von Oberflächen überwacht wird. SpotCheck Plus kann das Vorhandensein von D-Glukose bis zu 2,5 µmol und Laktose bis zu 5,0 µmol auf einer Oberfläche innerhalb von 60 Sekunden erkennen. Glukose ist in 85 % von Lebensmittelprodukten vorhanden und Laktose ist eine Schlüsselkomponente aller Milchprodukte, was SpotCheck Plus zu einem geeigneten Test zur Überwachung der Oberflächenhygiene in den meisten Umgebungen macht, wo Lebensmittel verarbeitet werden. SpotCheck Plus geht von klar zu einer grünen Farbe über, falls Glukose und/oder Laktose in der Probe vorhanden sind. Je mehr Glukose und/oder Laktose einer Probe entnommen werden, umso schneller ändert sich die Farbe und umso dunkler wird sie.

Anweisungen:

Anleitungsvideo: www.youtube.com/HygieneTV






SpotCheck Plus muss vor Verwendung Raumtemperatur (21-25 °C) erreicht haben.

1. Einen quadratischen Bereich von 10 x 10 cm (4 x 4 Zoll) kreuz und quer abwischen und dabei den gesamten Bereich gleichmäßig erfassen. Ausreichend Druck ausüben, damit sich der Schaft des Tupfers etwas biegt und ihn dabei drehen, um die Probe mit den Seiten der Tupferspitze aufzunehmen. Bei unregelmäßigen Oberflächen die Oberfläche so weit wie möglich abwischen, um eine repräsentative Probe zu entnehmen.
2. Den Tupfer wieder zurück in das Röhrchen geben.
3. Die Probe aktivieren, indem Sie das Tupferröhrchen festhalten und den Snap-Valve-Stift mit Daumen und Zeigefingern durchbrechen, indem der Bulbus vor und zurück gebogen wird. Den Bulbus zweimal drücken, bis die gesamte Flüssigkeit unten im Tupferröhrchen ist.
4. Sanft 5 Sekunden lang schütteln.
5. Die Ergebnisse sind nach 1 Minute verfügbar. Die Farbe des Reagenzes mit der Farbpalette auf dem Röhrchenetikett vergleichen und das Ergebnis aufzeichnen. Siehe Interpretation der Ergebnisse im Folgenden.

Interpretation der Ergebnisse:

Die Ergebnisse sind nach 1 Minute verfügbar. Falls sich die Farbe nicht nach 2 Minuten ändert, ist der Test negativ und muss der Test entsorgt werden.

- **Klar = Bestanden** Sauber, keine weitere Maßnahme erforderlich.
- **Hellgrün = Achtung** Kleine Menge an Rückständen vorhanden. Je nach Protokoll erneut testen, erneut spülen oder erneut reinigen.
- **Dunkelgrün = Nicht bestanden** Erneut reinigen und erneut testen.

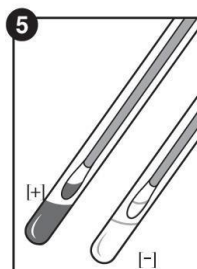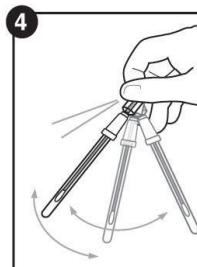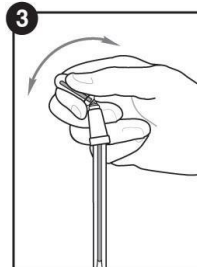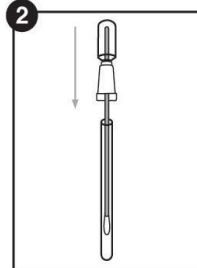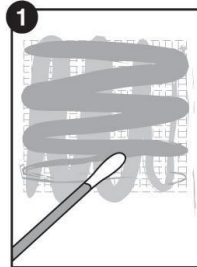

Lagerung und Haltbarkeit:

- Bei 2-8°C lagern
- Die Tests haben bei Herstellung eine Haltbarkeit von 18 Monaten bei Kühlschranktemperatur. Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett.
- Die Tests können bis zu 4 Wochen lang bei Raumtemperatur (9-22 °C) gelagert werden.
- Nicht einfrieren.

Entsorgung:

SpotCheck Plus Tests können im Abfall entsorgt werden.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Komponenten des SpotCheck Plus stellen kein Gesundheitsrisiko dar, wenn sie gemäß allgemeiner Laborpraxis verwendet werden.
- Weitere Sicherheitshinweise befinden sich im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hygiene-Haftung:

Hygiene ist gegenüber dem Benutzer und Dritten nicht für Verluste oder Schäden haftbar – weder für direkte noch indirekte, zufällige oder Folgeschäden – die aus der Verwendung dieses Tests entstehen. Wenn sich dieses Produkt als beschädigt erweist, liegt die alleinige Verpflichtung seitens Hygiene im Ersatz des Produktes, oder nach eigenem Ermessen, eine Gutschrift des Kaufpreises zu erteilen. Hygiene muss umgehend innerhalb von 5 Tagen nach Erkennen eines vermutlichen Schadens benachrichtigt und das Produkt muss an Hygiene zurückgesandt werden. Bitte an den Kundendienst wenden, um eine Rücksendegenehmigungsnummer einzuholen.

Kontaktinformationen:

Für weitere Informationen bitte unter www.hygiene.com nachlesen oder Kontakt aufnehmen unter:

Vertreiber Deutschland: MEDOGEN Diagnostika www.medogen.de Tel.: 08295 - 2030 Fax: 08295 - 2040 medogen@t-online.de	Hersteller Hygiene – International www.hygiene.de Tel.: +44 (0)1923 818821 Fax: +44 (0)1923 818825 enquiries@hygiene.com
---	--